



产品型号 : OEM-EYB101/EasyPump



## 流量范围


| 泵头型号                   | 软管  | 内径×壁厚(mm) | 毫升/转  | 流量范围(mL/min)<br>(0.1-350rpm) | 软管承压(Mpa) |      | 重量(kg) |  |
|------------------------|-----|-----------|-------|------------------------------|-----------|------|--------|--|
|                        |     |           |       |                              | 间断        | 连续   |        |  |
| 单通道<br>EasyPump I/III  | 13# | 0.8×1.6   | 0.053 | 0.0053~19                    | 0.27      | 0.17 | 0.6    |  |
|                        | 14# | 1.6×1.6   | 0.27  | 0.027~95                     |           |      |        |  |
|                        | 19# | 2.4×1.6   | 0.55  | 0.055~193                    |           |      |        |  |
|                        | 16# | 3.1×1.6   | 0.933 | 0.093~327                    |           |      |        |  |
| 单通道<br>EasyPump II/ IV | 15# | 4.8×2.4   | 1.8   | 0.180~630                    | 0.27      | 0.17 | 0.6    |  |
| 双通道<br>EasyPump V/VI   | 13# | 0.8×1.6   | 0.053 | 0.0053~19                    | 0.27      | 0.17 |        |  |
|                        | 14# | 1.6×1.6   | 0.27  | 0.027~95                     |           |      |        |  |
|                        | 19# | 2.4×1.6   | 0.55  | 0.055~193                    |           |      |        |  |
|                        | 16# | 3.1×1.6   | 0.933 | 0.093~630                    |           |      |        |  |

## 技术参数

|       |                  |
|-------|------------------|
| 产品型号  | OEM-EYB101       |
| 转速范围  | 0.1-350rpm       |
| 流量范围  | 0.0053-630mL/min |
| 电机类型  | 57-56 步进电机       |
| 电机相数  | 2                |
| 电机步距角 | 1.8°             |
| 电机相电压 | 2.7V             |
| 电机相电流 | 3.0A             |
| 工作环境  | 0-40°C, 80%RH无凝露 |



## 尺寸图 (单位:mm)

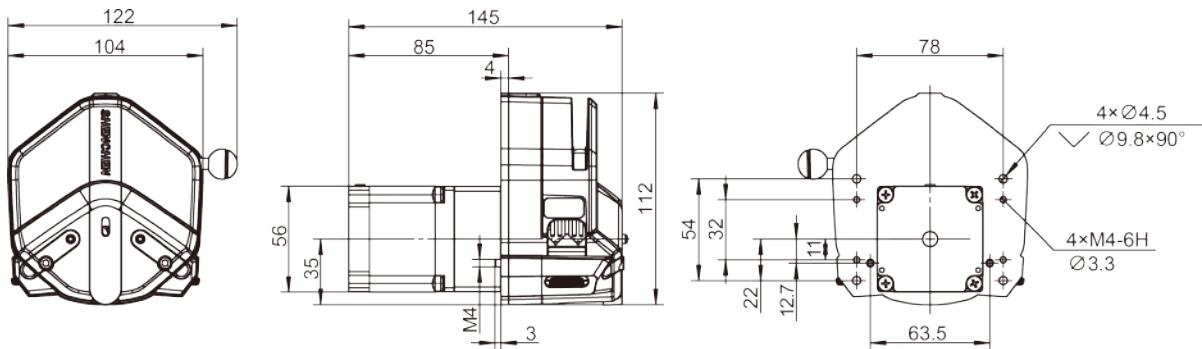


## 安装步骤




1. 逆时针扳动扳杆180°，  
打开压块。



2. 搓轮调整。

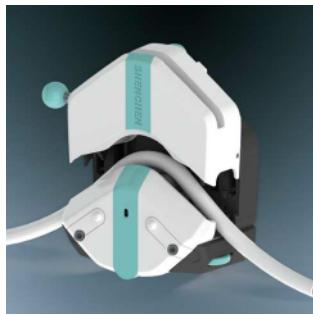

3. 将软管自然放入上压块  
和滚轮之间。

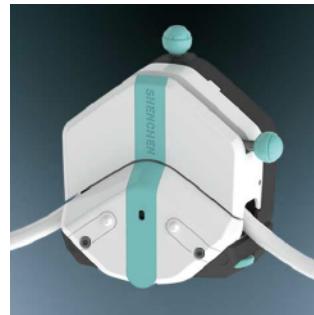

4. 顺时针扳动扳杆180°，  
使压块下压到位，压紧软管。